


Absaugarm zur Wand – und Deckenmontage

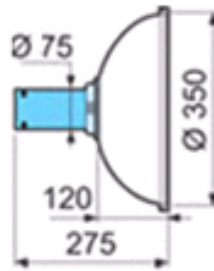

Der Absaugarm ist mit seinem einzigartigen Gelenkdesign und mit seinen stabilen Halterungen die beste Wahl für Laborumgebungen. Er verbindet maximale Flexibilität mit einem geringen Druckverlust. Der fließende Luftfluss durch die Gelenke minimiert die Umlenkung und fördert die laminare Strömung der Luft. Durch sein optimales Design bietet er eine Reihe von Vorteilen:

- Ein geringer Druckverlust spart immer Energie
- Das Ventilationsgeräusch ist reduziert
- Leichtere Kombination mit anderen Erfassungselementen

Allgemeine Eigenschaften:

Abluftmenge ca. 150m³/h / 230Pa / Durchm. Nennweite 75 mm / Gelenke aus weißem PP / Rohre Alu / dicht schließende Absperrklappe / Abluftanschluss DN100 / inkl. Wandhalter für Wandmontage / Deckenhalter für Deckenmontage muss separat bestellt werden

PP-Ausführung: Gelenke und Rohr aus Polypropylen. Besonders geeignet für die Absaugung von hoch konzentrierten, aggressiven Verunreinigungen.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Absaugarm zur Wand – und Deckenmontage

Reichweite bei empfohlener Montagehöhe

Damit die Absaugung optimal funktioniert, werden die folgenden Maße für die Einbauhöhe und die seitliche Ausrichtung zum Arbeitsplatz empfohlen.

Empfohlene Montagehöhe

Bezeichnung	H mm
MET 1300-75	1900-2200
MET 1500-75	2000-2300
MET 2000-75	2200-2500



Empfohlene seitliche Ausrichtung zum Arbeitsplatz

Bezeichnung	S mm
MET 1300-75	400-700
MET 1500-75	500-800
MET 2000-75	700-1000

Erfahrungswerte


Einsatzbereich	Luftstrom
Labore, Schulen - KEINE Säle	40l/s 150 m³/h
	40l/s 150 m³/h

Unsere Empfehlung zur Montagehöhe

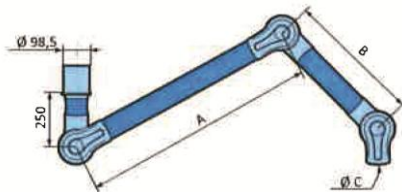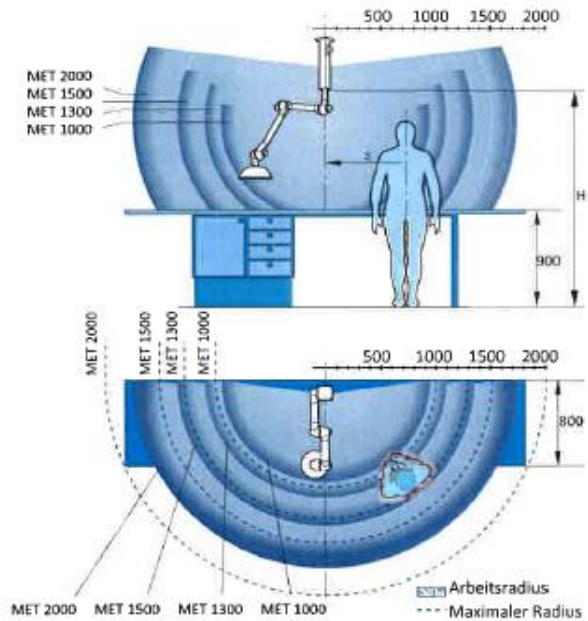


Modelle mit drei Gelenken	PP	Länge (mm)			Gewicht kg	Gewicht inkl. Wandhalterung kg	Artikelnummer
		A	B	Ø C			
Standard							
MET 1300-75	PP	550	450	75	2,60	4,75	060.021.540
MET 1500-75	PP	750	450	75	2,75	4,90	060.021.541
MET 2000-75	PP	1000	650	75	3,25	5,40	060.021.542

Zubehör:

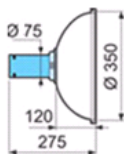

Kuppelhaube - Runde Kuppelhaube / Nennweite 350 mm / aus PETG durchsichtig / Gewicht: 0,45kg, Art.: 060.021.545

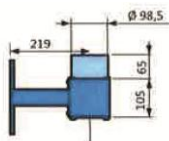

Deckenhalterung

aus anodisiertem Aluminium mit Stützen / Nennweite 100mm / Länge 1250 mm / Gewicht: 5,80 kg, Typ: MTI 1250, Art. 060.021.546

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

