

Färbetisch

Typ: FT 850-AK-ULS

Bedienungs- und Montageanleitung

Inhalt

1 Installationsbereich	3
1.1 Auspacken der Ware	3
1.2 Montage	3
1.3 Abluftsystem	3
1.4 Symbolerklärung	4
2 Austausch der Aktivkohle Filterpatrone	4
3 Inbetriebnahme und Pflegehinweise	6
3.1 Inbetriebnahme	6
3.2 Pflegehinweise	6
3.3 Ersatzteilliste	6
4 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl	7
4.1 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen	7
4.2 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel	7
4.2.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger	7
4.2.2 Geeignete Reinigungsmittel	7
4.2.3 Entkalken	8
4.2.4 Bürsten / Schleifvlies	8
4.2.5 Textilien	8
5 Konformitätserklärung	9

Bedienungs- und Montageanleitung

1 Installationsbereich

1.1 Auspacken der Ware

Wir empfehlen, den Tisch sofort nach Erhalt auszupacken, um zu prüfen ob alles vollständig ist und nicht während des Transports beschädigt wurde. Falls es Beschädigungen gibt, müssen diese dem Spediteur rechtzeitig mitgeteilt werden, selbst wenn ein solcher Schaden erst während der Installationsarbeiten festgestellt wird. Beschädigte Ware darf erst nach schriftlicher Benachrichtigung und nach Zustimmung an uns zurückgesandt werden.

1.2 Montage


Der Färbetisch wird direkt auf den fertigen Fußboden gestellt. Prüfen Sie mittels einer Wasserwaage, ob der Fußboden eben bzw. waagrecht ist. Falls der Fußboden uneben oder schräg ist, können Sie den Tisch mit den einstellbaren Füßen justieren.

1.3 Abluftsystem

Der Färbetisch FT 850-AK-ULS ist mit einem Umluft– Aktivkohlfiltersystem ausgestattet und benötigt keinen Anschluss an ein externes Abluftsystem.

Über den eingebauten Abluftventilator wird die Luft direkt nach unten abgesaugt und über eine Aktivkohle-Filterpatrone mit nachgeschaltetem HEPA-Filter gereinigt und an der Unterseite des Tisches wieder ausgeblasen.

Der eingebaute Abluftventilator entspricht der ATEX Richtlinie.

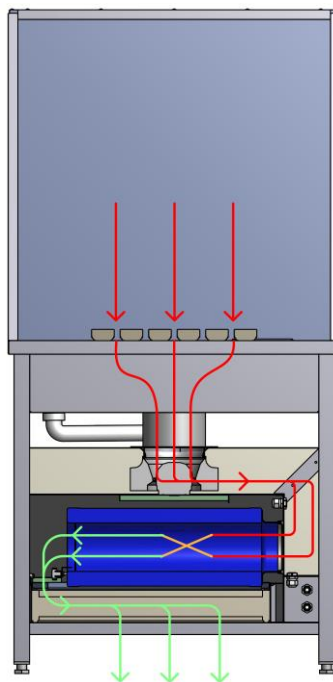

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon +49 941/20 86 48-0
Telefax +49 941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Bedienungs- und Montageanleitung

1.4 Symbolerklärung



Sicherheitshinweis



Zusätzliche Informationen

2 Austausch der Aktivkohle Filterpatrone

Die Aktivkohle Filterpatrone ist im Unterbau des Färbetisches eingebaut und muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Je nach Konzentration und verwendetem Material kann die Aktivkohle Filterpatrone bis zu 800 Stunden in Betrieb sein, unabhängig davon empfehlen wir jedoch die Aktivkohle-Filterpatrone mindestens 1 mal jährlich zu wechseln.



WICHTIG!

Schalten Sie zuerst den Hauptschalter aus bevor Sie mit den Arbeiten beginnen




Öffnen Sie hierzu den Revisionsdeckel mit dem beiliegendem 4-Kant-Schlüssel und nehmen Sie den Deckel komplett ab.



Öffnen Sie die beiden Verbindungsschellen mit einem Schraubendreher und entnehmen Sie dann die Filterpatrone.


Bitte tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Schutzhandschuhe und einen geeigneten Mundschutz.

Bedienungs- und Montageanleitung

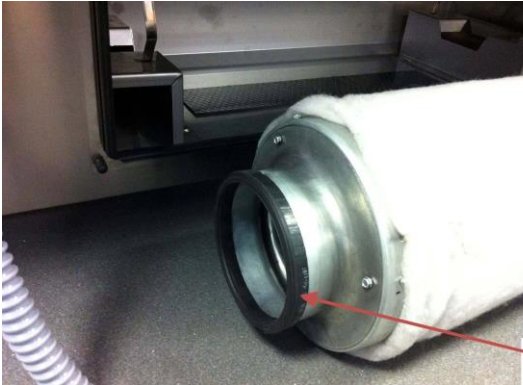

Bevor Sie die neue Filterpatrone einsetzen prüfen Sie, ob die angebrachte Dichtung an der Patrone einwandfrei ist.

Dichtung vor Montage prüfen

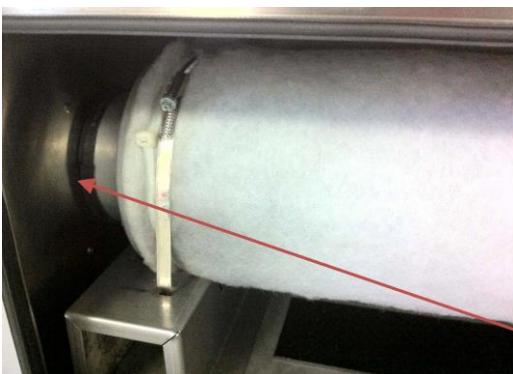

Setzen Sie die neue Filterpatrone ein und achten Sie darauf, dass diese sauber und flächig an dem Blechgehäuse anliegt.

Fixieren Sie die Filterpatrone mit den beiden Verbindungsschellen.

Patrone muss sauber aufliegen

Bringen Sie anschließend den Revisionsdeckel wieder an, achten Sie darauf, dass die umlaufende Dichtung in einwandfreiem Zustand ist. Verriegeln Sie alle Verschlüsse vollständig.

Bedienungs- und Montageanleitung

3 Inbetriebnahme und Pflegehinweise

3.1 Inbetriebnahme

- Schalten Sie den Hauptschalter ein - Wippschalter ganz links



Über den eingebauten Betriebsstundenzähler kann die Laufzeit der Aktivkohle Filterpatrone überwacht werden.

3.2 Pflegehinweise

Der Färbetisch ist grundsätzlich wartungsfrei. Überprüfen Sie trotzdem regelmäßig folgende Punkte (mind. alle drei Monate):

- Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind
- Reinigen Sie den kompletten Tisch
- Tauschen Sie die Aktivkohle Filterpatrone und den HEPA Filter regelmäßig aus.

3.3 Ersatzteilliste

Bezeichnung	Artikelnummer
Spültisch-Mischbatterie ausziehbar	060.012.190
Aktivkohle Filterpatrone	060.260.026
HEPA Filter	060.265.020

Bedienungs- und Montageanleitung

4 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl

Die besten Nachrichten rund um die Reinigung und Pflege von Edelstahl sind die, dass Edelstahl nur sehr wenig Pflege benötigt und Verunreinigungen meist einfach zu entfernen sind.

4.1 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen

Nach dem Einbau und/oder der Montage von Geräten bzw. Möbeln aus Edelstahl muss eine Erstreinigung durchgeführt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder Montagerückstände entfernt werden.

Schutzfolien oder Verpackungen aus Papier bzw. Rückstände von Haftklebern müssen nach Aufbau der Montage vollständig entfernt werden, da sie zur Korrosion führen können. Zur Reinigung dürfen nur geeignete Reinigungsmittel (siehe unten) verwendet werden. In der Regel wird das entsprechende Reinigungsmittel mit einem Mikrofasertuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Hartnäckige Verschmutzungen werden intensiver bearbeitet, z. B. mit einem weichen Kunststoffvlies.

Danach werden Reinigungsrückstände mit klarem Wasser abgespült bzw. abgewaschen und die Flächen mit weichen Tüchern abgetrocknet.

Schwerlösliche Rückstände oder kleine Kratzer können mit einem geeigneten Nylon-Schleifvlies weggearbeitet werden.

4.2 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel

Diese können unter der Beachtung der Anwendungshinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

4.2.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger

Edelstahl Pflegemittel – Spezialpflege- und Schutzmittel für Edelstahl. 400 ml Spraydose.
Artikel Nr.: 060.010.001

Vor dem Gebrauch Spraydose kräftig schütteln, aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich abwischen. Anschließend gegebenenfalls sterilisieren/desinfizieren.

4.2.2 Geeignete Reinigungsmittel

Edelstahl-Teile sollten grundsätzlich nur mit basischen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Das Reinigungsmittel muss auf jeden Fall frei von Salzsäure und chlorhaltigen Mitteln, etc. sein, was zu Verfärbungen führen kann.

Bedienungs- und Montageanleitung

4.2.3 Entkalken

Hierfür handelsübliche, für Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel verwenden.

4.2.4 Bürsten / Schleifvlies

Bürsten mit Natur-, Kunststoffborsten.

Artikel	Artikel Nr.	Körnung	Maße
Nylon-Schleifvlies fein	060.010.002	P 1000	L x B: 200 x 115mm
Nylon-Schleifvlies grob	060.010.003	P 280	L x B: 200 x 115mm

Anwendungshinweise:

Zu beachten, sofern es sich um eine geschliffene Oberfläche handelt:

Immer in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu.

4.2.5 Textilien

Textilmaterial aus Natur- und Chemiefasern.

Sehr gut geeignet sind Reinigungstextilien aus Mikrofasern, um Griffspuren von Edelstahloberflächen zu entfernen.

Artikel	Artikel Nr.	Material	Maße
Mikrofasertuch	060.010.005	80% Polyester 20% Polyamide	L x B: 400 x 400 mm



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY
--

Wir KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
93049 Regensburg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Geräteart:	Färbetisch
------------	------------

Typenbezeichnung:	FT 850-AK-ULS
-------------------	---------------

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:

Technische Vorschriften: 2006/42/EG, DIN EN 349, VDE 0100

Regensburg, den 02.05.2018

Unterschrift