

Nasspräparateschränke

Typ: NSP-XXX

Bedienungs- und Montageanleitung

Inhalt

1 Allgemeines	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Auspacken der Ware	3
2 Montage	4
2.1 Montage Glastüren	4
2.2 Montage Türgriffe	5
2.3 Montage Fachbodenträger	6
3 Wartung / Reinigung	7
4 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen	7
4.1 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl	7
4.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen	7
4.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel	7
4.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger	7
4.3.2 Geeignete Reinigungsmittel	8
4.3.3 Entkalken	8
4.3.4 Bürsten / Schleifvlies	8
4.3.5 Textilien	8
5 Konformitätserklärung	9

Bedienungs- und Montageanleitung

1 Allgemeines

1.1 Symbolerklärung



Sicherheitshinweis



Zusätzliche Informationen

1.2 Auspacken der Ware



Der Nasspräparateschrank wird in einer Holzkiste mit Folie angeliefert, beim auspacken bitte darauf achten, dass die Glastüren nicht beschädigt werden. Diese sind an der Rückseiten des Nasspräparateschranks mit verpackt.

Die Aufstellfläche bzw. der Boden muss im Bereich des Schrankes absolut eben sein. Unebenheiten am Fußboden ggf. mittels Unterlegbleche ausgleichen. Kontrolle des aufgestellten Schrank mittels einer Wasserwaage.

Nach dem Aufstellen des Schrankes müssen die Glastüren sowie der Türgriff montiert werden – siehe nachfolgende Anleitung

Bedienungs- und Montageanleitung

2 Montage

2.1 Montage Glastüren



Befestigung der Glastür mit 3 Scharnieren am Gehäuse des Schrankes.




Die Scharniere werden mit je 3 Schrauben am Schrankgehäuse befestigt.



Bei der Montage der Glastüren darauf achten das diese nicht am Boden aufschlagen!

Bedienungs- und Montageanleitung

2.2 Montage Türgriffe

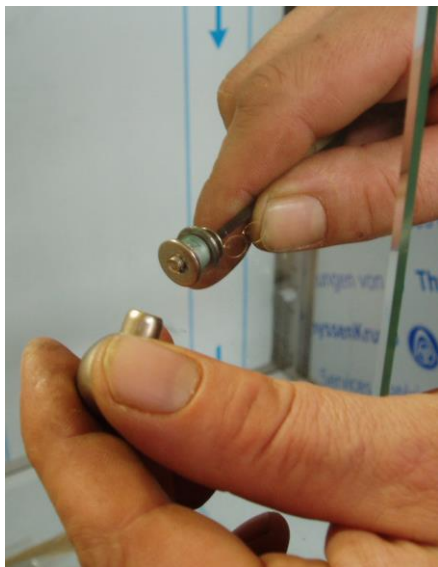

Türgriff mit Imbusschraube von Innen verschrauben.



Schraube nicht zu fest anziehen damit das Glas nicht beschädigt wird.



Türgriff innen und außen mit Beilagscheibe montieren.

Bedienungs- und Montageanleitung

2.3 Montage Fachbodenträger




Jeder Fachboden ist mit 4 Fachbodenträger ausgestattet die individuell in der Höhe eingestellt werden können.

Fachbodenträger auf der entsprechenden Höhe in die Langlöcher einfach einhängen und Fachboden einlegen



Beim einlegen der Fachböden darauf achten, das dieser richtig eingelegt wird - siehe Kennzeichnung „vorne“ / „hinten“ an den Fachböden

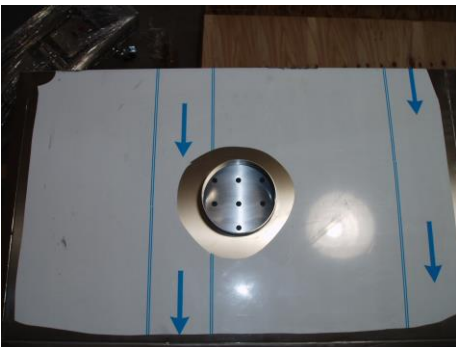

Der Nasspräparateschrank ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen. Abluftrohr DN 150/160 oben am Schrank montieren.

Bedienungs- und Montageanleitung

3 Wartung / Reinigung

Der Schrank ist absolut wartungsfrei.

In regelmäßigen Abständen sind nachfolgenden Kontrollen durchzuführen

- Prüfen Sie, ob alle Türscharniere festgezogen sind
- Prüfen Sie ob alle Fachbodenträger richtig eingesetzt sind
- Prüfen Sie ob die Glastüren in Ordnung sind
- Prüfen Sie ob der Anschluss an die Abluftanlage fest ist
- Reinigen Sie den Schrank regelmäßig mit lauwarmen Seifenwasser und ggf. mit Desinfektionsmittel
- Defekte Teile sollten umgehend ersetzt werden.

4 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen

4.1 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl

Die besten Nachrichten rund um die Reinigung und Pflege von Edelstahl sind die, dass Edelstahl nur sehr wenig Pflege benötigt und Verunreinigungen meist einfach zu entfernen sind.

4.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen

Nach dem Einbau und/oder der Montage von Geräten bzw. Möbeln aus Edelstahl muss eine Erstreinigung durchgeführt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder Montagerückstände entfernt werden.

Schutzfolien oder Verpackungen aus Papier bzw. Rückstände von Haftklebern müssen nach Aufbau der Montage vollständig entfernt werden, da sie zur Korrosion führen können. Zur Reinigung dürfen nur geeignete Reinigungsmittel (siehe unten) verwendet werden. In der Regel wird das entsprechende Reinigungsmittel mit einem Mikrofasertuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Hartnäckige Verschmutzungen werden intensiver bearbeitet, z. B. mit einem weichen Kunststoffvlies.

Danach werden Reinigungsrückstände mit klarem Wasser abgespült bzw. abgewaschen und die Flächen mit weichen Tüchern abgetrocknet.

Schwerlösliche Rückstände oder kleine Kratzer können mit einem geeigneten Nylon-Schleifvlies weggearbeitet werden.

4.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel

Diese können unter der Beachtung der Anwendungshinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

4.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger

Edelstahl Pflegemittel – Spezialpflege- und Schutzmittel für Edelstahl. 400 ml Spraydose.
Artikel Nr.: 060.010.001

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon +49 941/20 86 48-0
Telefax +49 941/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■■■■

Bedienungs- und Montageanleitung

Vor dem Gebrauch Spraydose kräftig schütteln, aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich abwischen. Anschließend gegebenenfalls sterilisieren/desinfizieren.

4.3.2 Geeignete Reinigungsmittel

Edelstahl-Teile sollten grundsätzlich nur mit basischen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Das Reinigungsmittel muss auf jeden Fall frei von Salzsäure und chlorhaltigen Mitteln, etc. sein, was zu Verfärbungen führen kann.

4.3.3 Entkalken

Hierfür handelsübliche, für Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel verwenden.

4.3.4 Bürsten / Schleifvlies

Bürsten mit Natur-, Kunststoffborsten.

Artikel	Artikel Nr.	Körnung	Maße
Nylon-Schleifvlies fein	060.010.002	P 1000	L x B: 200 x 115mm
Nylon-Schleifvlies grob	060.010.003	P 280	L x B: 200 x 115mm

Anwendungshinweise:

Zu beachten, sofern es sich um eine geschliffene Oberfläche handelt:

Immer in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu.

4.3.5 Textilien

Textilmaterial aus Natur- und Chemiefasern.

Sehr gut geeignet sind Reinigungstextilien aus Mikrofasern, um Griffspuren von Edelstahloberflächen zu entfernen.

Artikel	Artikel Nr.	Material	Maße
Mikrofasertuch	060.010.005	80% Polyester 20% Polyamide	L x B: 400 x 400 mm



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY
--

Wir: KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
93049 Regensburg

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt:

Geräteart:	Nasspräparatesschränke
------------	------------------------

Typenbezeichnung:	NSP-1000; NSP-1000-G; NSP-1000-VKL; NSP-1200; NSP-1200-G; NSP-1200VKL; NSP-1500; NSP-1500-G, NSP-1500-VKL; NSP-1600-RW; NSP-2400-RW; NSP-3800-RW
-------------------	---

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:

Technische Vorschriften:	2006/42/EG
--------------------------	------------

Regensburg, den 02.05.2018

Unterschrift